

改良 Skirrow 氏配套试剂使用说明书

【货号】 P-115

【用途】 用于弯曲菌的选择性分离培养。（SN 标准）

【规格】 5 支/盒

【成分】

甲氧苄氨嘧啶 0.5mg;

万古霉素 1.0mg;

多粘菌素 B 250IU

【用法】

每 100mL CM126A 改良 Skirrow 琼脂基础中无菌加入去纤维羊（马）血 7mL 和 P-115 改良 skirrow 氏配套试剂一支，混匀后制成平板备用。

【保存】

2℃-8℃避光保存 1 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,
在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。